


## PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UNA LAMINILLA

---

1. Coloque la muestra en el centro de la laminilla. En algunos casos, no tendrá que añadir agua a la muestra, y en otros casos, colocará una gota de agua antes o después o no tendrá que añadir agua.
2. Ponga uno de los bordes del cubreobjeto en la laminilla y baje el cubreobjeto lentamente para evitar la formación de burbujas de aire. ( Figura A y Película).

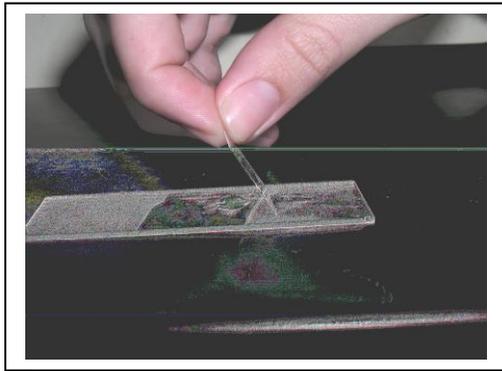

**F**  
Colocando el cubreobjeto en la laminilla.

3. Si tiene mucha agua debajo del cubreobjeto y este se mueve mucho, remueva el exceso con un papel toalla colocado en uno de los bordes.
4. Si por el contrario tiene poca agua su muestra, añada una gota por uno de los bordes.
5. Para añadir tinte a su laminilla luego de preparada, añada colocando una gota de tinte por uno de los bordes y por el otro extremo coloque un pedazo de papel toalla para absorber parte del agua y de esta manera ayudar a distribuir el rápidamente por la muestra.